

## Compact Dry ETB

### för bestämning av enterobacteriaceae

Artikel nr: 1002941 – 40 st  
1002942 – 240 st

### Användningsinstruktioner

Compact Dry ETB är avsedd för räkning av *enterobacteriaceae* i livsmedel, vatten, foder samt på ytor och i arbetsmiljöer tillsammans med svabbarna Compact Dry Swab.

Compact Dry ETB gör det lätt för dig att upptäcka kontaminering av ETB: Efter att du droppat provet (1ml) på mediet transformeras Compact Dry ETB-plattan automatiskt till gel. Provet diffunderar av sig själv på ett jämnt sätt. Du behöver inte utföra några fler steg som t.ex. att stryka ut provet manuellt.

Compact Dry ETB har validerats enligt ISO 16140 mot referensmetoden (EN ISO 21528:2004) för räkning av *enterobacteriaceae* och är även certifierad enligt MicroVal-certifikatet (nr. 0806-002 LR) samt NordVal (nr. 034). Därför kan certifierade användare även använda plattan för rutinkontroller.

Inkubera Compact Dry ETB-plattorna vid  $37\pm 1^{\circ}\text{C}$  i  $24\pm 2$  timmar. Genom det kromogena substratet i mediet färgas enterobacteriaceae röd/lila kolonier. Alla röd/lila kolonier är tillsammans med andra färgade kolonier den totala mängden gramnegativa bakterier. Vissa kolonier kan vara svåra att tolka då de inte blir klart röd/lila.

### Förvaringsanvisningar

Compact Dry ETB kan lagras vid rumstemperatur som alla Compact Dry-plattor och de behöver inte kylas.

Compact Dry ETB har en hållbarhet på 16 månader från produktionsdatum.